


低速掌上离心机

(使用说明书 Ver.1.1.0)

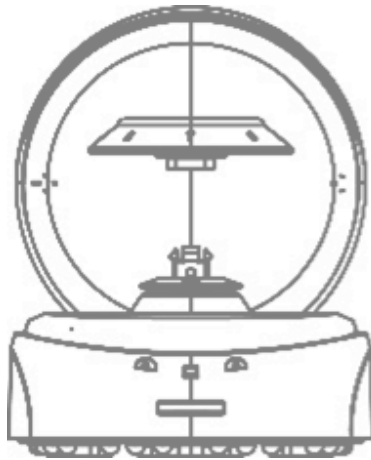

产品货号：

TI1008




扫描二维码了解更多产品信息

目录Contents


包装清单	1
安装说明	1
转子安装	1
操作步骤	1

包装清单

主机×1，塑料转子及配套适配器×2

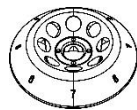

A08-2P

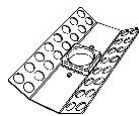

A04-PCR8



SA02P2




SA05P2

安装说明

1. 打开包装并将离心机置于坚固的平整表面（如实验台）上。
2. 确保良好的工作环境，环境温度为15°C至25°C。
3. 防止离心机暴露于阳光直射或温度高于30°C
4. 将本机与其他物体保持距离>10cm，以确保通风良好。
5. 请将离心机远离热源或水（液体）和化学操作。

转子安装

1. 确保离心机室清洁干燥。
2. 检查转子状况，确保没有发现腐蚀痕迹或发丝裂纹损坏。
3. 将转子小心地插入转子座（D1008）或电机主轴的顶部（D1008E），并正确固定（手紧）。
4. 检查转子是否固定好。
5. 小心装入样品试管，不能有液体溢出。
6. 将样品试管平衡配置在转子上。

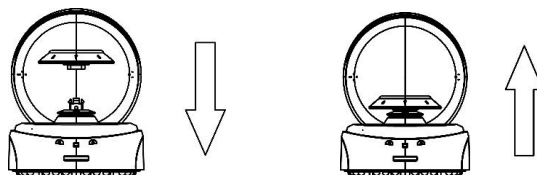

操作步骤

1. 使用位于设备背面的电源开关打开电源。
2. 打开盖子，将装载样品的离心管对称放置在转子上。
3. 关闭离心机盖，并自动旋转。
4. 关闭电源，转子将逐渐停止旋转。
5. 打开盖子，取出离心管。